



CONGELADOR UTL-U100



Manual de uso
ULTRA CONGELACION



⚠ ADVERTENCIA.....	5
CONOZCA SU CONGELADOR.....	6
ANTES DE PONER EN MARCHA EL APARATO	7
CONEXIÓN ELÉCTRICA.....	8
Sistema de respaldo por batería al encender	9
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	10
Vista superior del aparato.....	10
Ventilación	10
Colocación.....	10
Instalación lado a lado	11
Protectores de ventilación	11
Carga máxima por estante	12
Equipamiento interior	12
Orificio de paso (port hole).....	13
CONTROLADOR, FUNCIONAMIENTO Y FUNCIONES.....	21
Interfaz de usuario	21
Cómo ver y modificar el punto de ajuste (Set Point)	22
CONFIGURACIÓN DEL RELOJ Y REINICIO DE LA ALARMA RTC (RESET).....	23
Parámetros de hora y fecha:.....	23
CÓMO EXPORTAR DATOS Y ALARMAS A UNA MEMORIA USB	23
Alarmas	23
DESCONGELACIÓN.....	25
Descongelación rápida	25
Descongelación completa	26
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	26
Juntas de la puerta	26
Condensador y compartimiento del compresor	26
Nota importante (OBS):	26
SOLUCIÓN DE FALLOS (FAULT FINDING)	27
GARANTÍA, REPUESTOS Y SERVICIO	28
Exención de garantía.....	28
Antes de solicitar asistencia técnica	28
Repuestos.....	28
ELIMINACIÓN.....	29

AVISO INICIAL

Antes de poner en marcha el mueble, le recomendamos lea y siga los pasos que en las instrucciones vienen detalladas.

⚠ ADVERTENCIA.

ADVERTENCIA:

Mantén las aberturas de ventilación del gabinete del electrodoméstico o de la estructura empotrada libres de obstrucciones.

ADVERTENCIA:

No utilices dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA:

No dañes el circuito del refrigerante.

ADVERTENCIA:

No utilices aparatos eléctricos dentro del compartimiento de almacenamiento, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

ADVERTENCIA:

⚠ Peligro: Riesgo de incendio o explosión. Se utiliza refrigerante inflamable. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal capacitado.

ADVERTENCIA:

Al colocar el electrodoméstico, asegúrate de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.


ADVERTENCIA:

No coloques múltiples tomas de corrientes portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.

-
- Guarda siempre las llaves en un lugar separado y fuera del alcance de los niños.
 - Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
 - Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido la supervisión o instrucciones adecuadas por parte de una persona responsable de su seguridad.
 - Antes de realizar cualquier servicio o limpieza del aparato, desenchúfalo de la red eléctrica o desconecta la fuente de alimentación.
 - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personal calificado, para evitar riesgos.

-
- La formación de escarcha en la pared interior del evaporador y en las partes superiores es un fenómeno natural. Por lo tanto, el aparato debe descongelarse durante la limpieza o el mantenimiento habituales.
 - Ten en cuenta que cualquier modificación en la construcción del aparato anulará toda garantía y responsabilidad del producto.
 - No almacenes explosivos, como aerosoles con propulsores inflamables, dentro del aparato.

CONOZCA SU CONGELADOR.

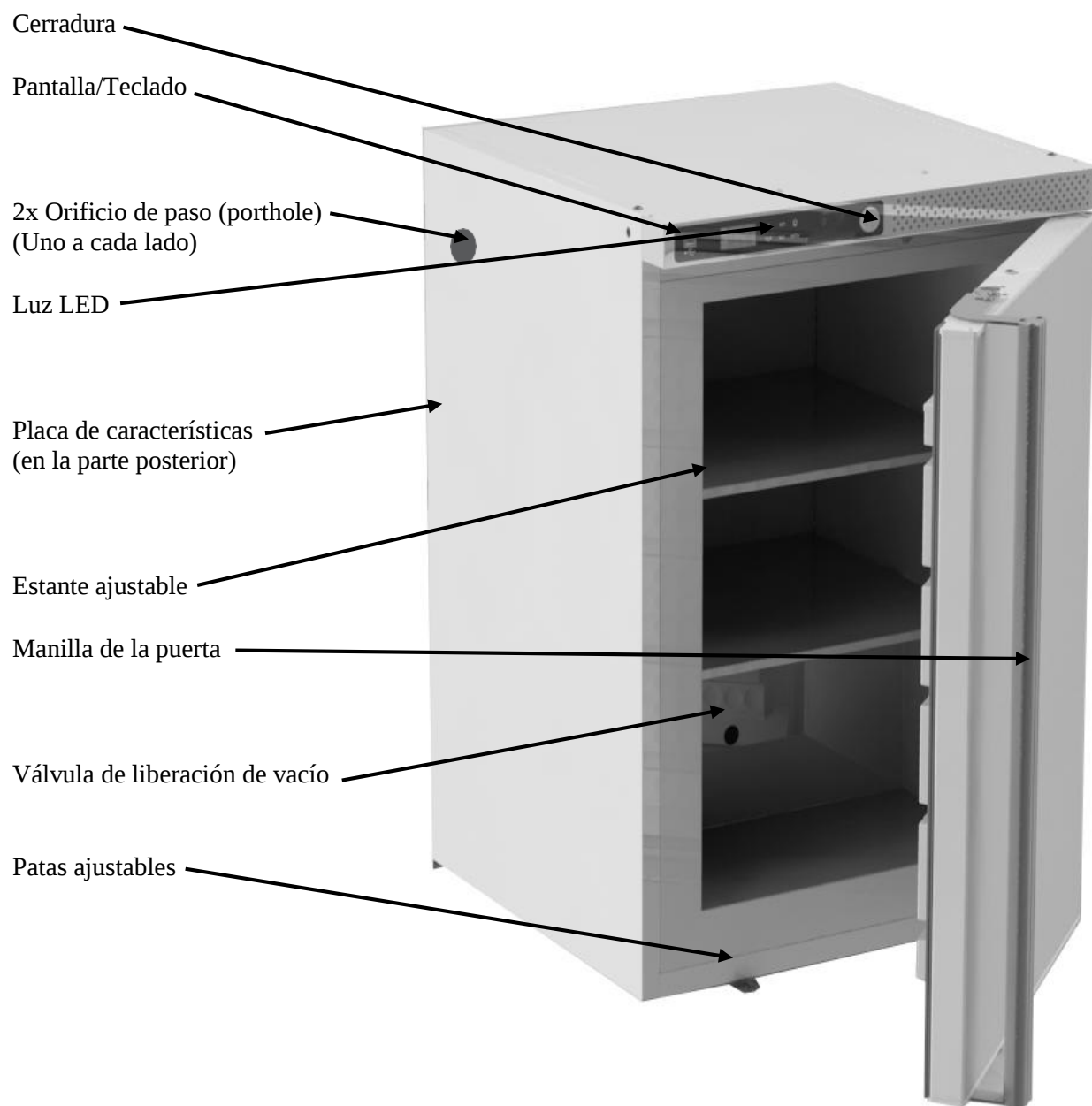

ANTES DE PONER EN MARCHA EL APARATO

Antes de utilizar su nuevo electrodoméstico, lea atentamente las siguientes instrucciones, ya que contienen información importante sobre seguridad, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Al recibir el aparato, verifique que no haya sufrido daños durante el transporte. Cualquier daño ocasionado en el transporte debe notificarse al distribuidor local **antes de poner el aparato en funcionamiento.**

Limpie el interior del gabinete siguiendo las instrucciones de limpieza.

Si durante el transporte el aparato se ha colocado en posición horizontal, o si ha sido almacenado en un entorno frío (inferior a +5 °C), **debe dejarse estabilizar en posición vertical durante al menos una hora antes de encenderlo.**

Nota: Si es necesario colocar el aparato en posición horizontal, **la puerta debe quedar orientada hacia arriba** y el aparato debe estar protegido **dentro de su embalaje original.**

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- El cableado y las conexiones en los sistemas de suministro eléctrico deben cumplir con **todas las normas eléctricas aplicables** (locales y nacionales). Consulta dichas normativas sobre longitudes y calibres de los cables **antes de instalar el aparato**.
- Este dispositivo cumple con las **directivas europeas vigentes**, incluidas la **Directiva de Máquinas 2006/42/CE**, la **Directiva 2014/35/UE** (Baja Tensión) y la **Directiva 2014/30/UE** (Compatibilidad Electromagnética).
- La toma de corriente debe ser **fácilmente accesible**.
- Conecte el aparato únicamente a una red eléctrica de **220/240 V**. Verifique en la **placa de características** si el aparato está diseñado para funcionar con **corriente alterna de 50 Hz o 60 Hz**, y asegúrese de que la conexión sea a través de una **toma de tierra correctamente instalada**.
- La toma de corriente debe estar protegida con un **fusible de 10 A a 13 A**.
- Si el aparato va a utilizarse en un país fuera de Europa, **compruebe en la placa de características** que el voltaje y el tipo de corriente indicado corresponda con los valores de la red eléctrica local.
- La información sobre **voltaje, corriente y potencia** se indica en la placa de características.
- El **cable de alimentación solo debe ser reemplazado por un técnico cualificado**. La **placa de características** contiene diversa información técnica, así como el **tipo y número de serie** del aparato.

Type... xxxx		Serial No.....xxxxxxx	
xxxx			
0-Sxxxxxxxxxxxx			

La **clase climática** se indica en la **placa de características**.

Esta especifica la **temperatura ambiente óptima** de funcionamiento.

Clase climática	Temperatura máxima ambiente (°C)	Humedad relativa (%)
3	25	60
4	30	55
5	40	40
7	35	75

Sistema de respaldo por batería al encender

Este aparato está equipado con un **sistema de respaldo por batería**. Por favor, **active el sistema de respaldo por batería antes de la instalación final** (ver figura 3).



Figura 3

Use un **bolígrafo o destornillador** para presionar el botón a través del orificio ubicado en la parte posterior del aparato. Esto **activará el sistema de respaldo por batería**.

Luego, verifique que el **símbolo del respaldo por batería** aparezca en la **esquina inferior izquierda de la pantalla frontal**.

Esto indica que el sistema de respaldo está activado.

¡NOTA!

El sistema de respaldo por batería **no suministra energía al sistema de refrigeración**.

Al **poner en marcha el aparato por primera vez**, es **necesario activar el sistema de respaldo por batería**.

¡NOTA!

La **batería de respaldo debe reemplazarse cada tres años** para garantizar **48 horas de funcionamiento de respaldo**.

Incluya este cambio en el **programa de mantenimiento cada tres años**.

Función del respaldo por batería

El sistema de respaldo por batería **suministra energía al controlador y al teclado** en caso de un **fallo de alimentación eléctrica**. Esto permite **supervisar las temperaturas del equipo durante el corte de energía**.

El sistema de respaldo por batería permite **vigilar la temperatura durante 48 horas**. Después de un corte de energía y al **primer encendido**, la batería **debe recargarse**. Para recuperar su **capacidad total**, la batería **se recargará durante 10 días**.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Vista superior del aparato

Si el aparato se coloca junto a una pared, debe dejarse **suficiente espacio para que la puerta pueda abrirse completamente** y permitir que el estante se deslice hacia afuera (ver figura 4).

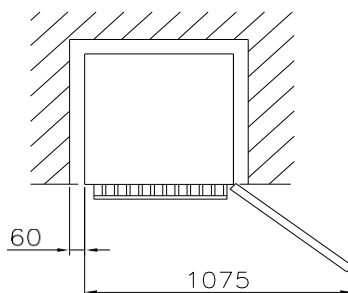


Figura 4

Ventilación

Es fundamental que el aparato esté **bien ventilado** y que el **aire pueda circular libremente por encima, por debajo y alrededor** del mismo.

Las **figuras 4 a 6** muestran cómo se debe asegurar la **circulación de aire necesaria** alrededor del aparato.

Colocación

Es importante que el aparato esté **perfectamente nivelado**. Puede nivelarse **atornillando o desenroscando las patas ajustables** del aparato.

Utilice un **nivel de burbuja** para comprobar que el aparato esté completamente nivelado lateralmente.

Si el aparato se coloca sobre una **superficie blanda**, como **tablas de madera o moqueta**, deberá **verificar nuevamente el nivel** después de un tiempo, ya que la superficie puede **ceder por el peso del aparato**.

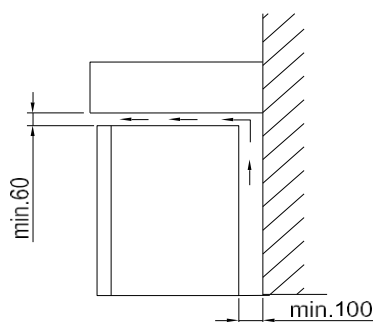


Figura 5

Instalación lado a lado

En instalaciones **lado a lado**, debe haber **al menos 60 mm de separación entre cada unidad**, en **cada lado de los gabinetes**, para garantizar que **las puertas puedan abrirse libremente** (ver figura 6).

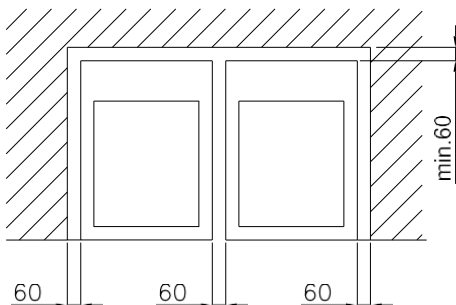



Figura 6

Protectores de ventilación

Los **dos protectores de ventilación** deben colocarse **antes de mover el aparato a su ubicación final**.

La función de estos protectores es **garantizar una ventilación mínima**, incluso si el aparato se empuja demasiado cerca de una pared.

Recuerde que nuestra **recomendación es dejar un espacio libre mínimo de 100 mm detrás del aparato** para asegurar un **flujo de aire adecuado**.

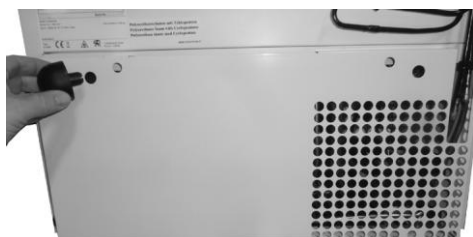

1. Localice el **orificio izquierdo de Ø15 mm** en la **cubierta del motor** en la parte posterior del aparato. Introduzca un **protector de ventilación** en dicho orificio.



2. Luego, localice el **orificio idéntico en el lado derecho** de la cubierta del motor e **introduzca el segundo protector** en ese orificio.

Carga máxima por estante

Los estantes de acero inoxidable están diseñados para soportar un **peso máximo de 15 kg cada uno**.



Equipamiento interior

Estante de acero inoxidable

Los estantes son **desmontables** y su **altura es ajustable**.

Desmontaje

El estante puede desmontarse **sin necesidad de herramientas**:



1. Levante el estante para **liberar todos los ganchos** y **deslícelo hacia un lado**.
2. Luego, **incline el estante hacia arriba** por el lado libre y **retírelo completamente**.


Orificio de paso (port hole)

El congelador está equipado con **dos orificios de paso adicionales**, por ejemplo, para el uso de un **sensor externo**.

El **orificio de paso** se utiliza para **introducir una sonda de temperatura** o la **boquilla de un sistema de respaldo** dentro de la cámara.

Pasos:

1. Consulta el capítulo **“Conozca su congelador”** para identificar la ubicación del orificio de paso en tu dispositivo.
2. Retira los **dos tapones de goma**.
3. Con un **lápiz**, perfora las **marcas en el interior de los tapones de goma**.
4. Introduce el **sensor externo** a través del orificio de paso, **en la misma dirección que la flecha** mostrada en las ilustraciones de la izquierda o como se describe a continuación.
5. Pasa el sensor a través del **tapón de goma exterior**.
6. Luego, introdúcelo a través del **cilindro de espuma** dentro del orificio de paso.
7. Finalmente, pásalo por el **tapón de goma interior**.

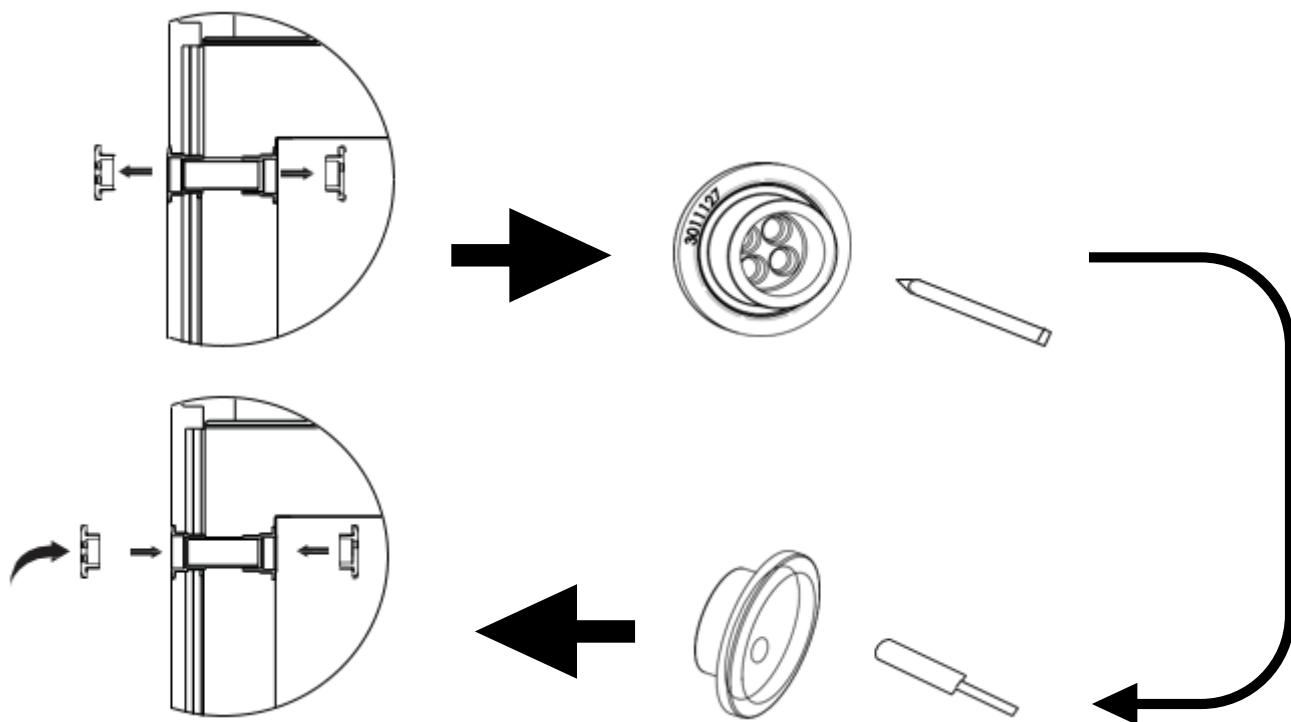

PUERTA REVERSIBLE



1. Para cambiar el lado de las bisagras, **apague la alimentación principal** y coloque el aparato sobre una mesa. Proteja la parte superior para **evitar arañazos**.



4. Retire los **tres tornillos situados debajo del panel superior** (use llave Allen de 3 mm).



2. Afloje y retire los **tornillos visibles de la parte superior** (utilice una **llave Allen de 3 mm** y una **herramienta Torx 20**).




5. Retire el **pasador de bloqueo** (use **llave Allen de 4 mm**).




3. Abra la puerta para poder acceder.




6. Tire con cuidado del **panel superior** para retirarlo.

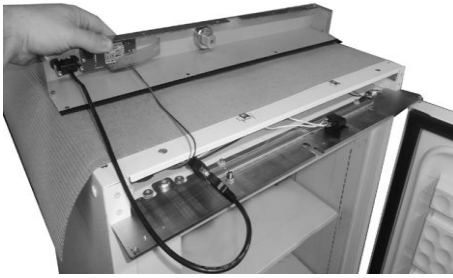

7. Coloque el panel superior **boca abajo sobre la parte superior del gabinete**.

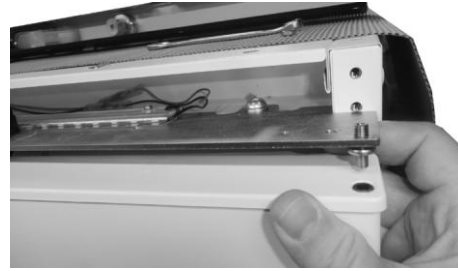

10. Levante el **soporte/pivote superior**, extraiga la puerta y **retírela del pivote inferior**.

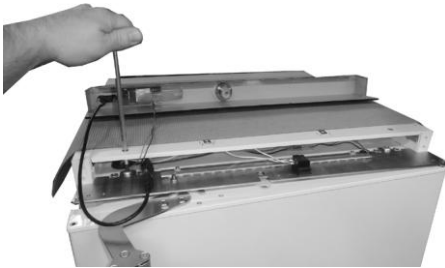

8. Afloje los **dos tornillos M8** aproximadamente 5 mm (use **llave Allen de 5 mm**).



11. Afloje el **pivote superior de la puerta** (use **llave Allen de 2,5 mm**, si es necesario).




9. Afloje la **tuerca del pivote** (use una **llave de 10 mm**).




12. Monte nuevamente el **pivote** en el **nuevo lado de la bisagra**.



13. Apriete el **pivote** (llave Allen de 2,5 mm).

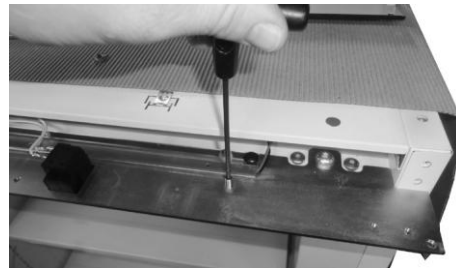

16. Monte nuevamente el **pasador de bloqueo del tirador superior** en el **lado opuesto** y apriete la **tuerca de fijación**.

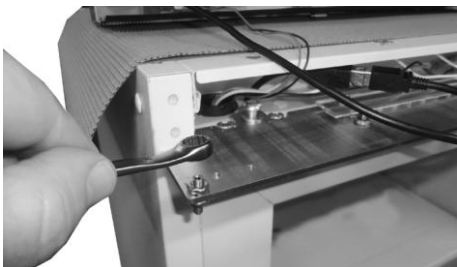

14. Apriete la **tuerca del pivote**.




17. Diríjase a la parte inferior y retire la **arandela de nailon del pivote de la puerta**.




15. Desmonte la **tuerca de fijación** y el **pasador de bloqueo del tirador superior**.




18. Retire los **dos pies frontales**.

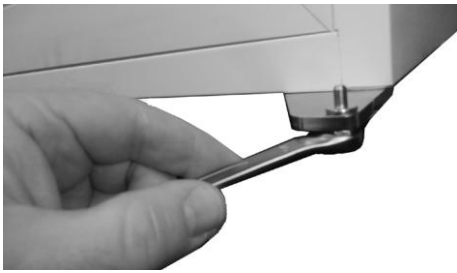

19. Retire la **placa del pasador de bloqueo inferior del tirador**, aflojando los **dos tornillos** (use **llave Allen de 4 mm**).

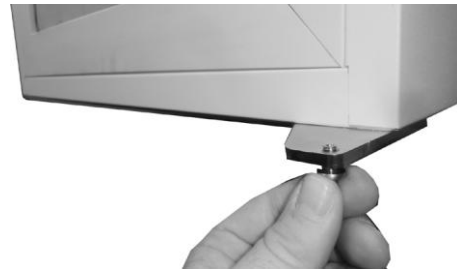


22. Monte nuevamente el **pivote inferior** en el **nuevo lado de la bisagra**.

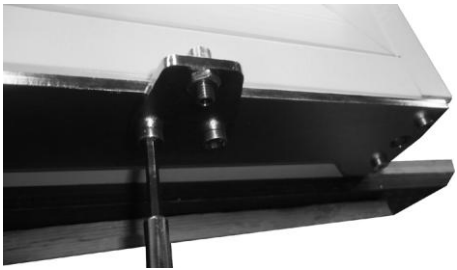

20. Afloje la **tuerca del pivote inferior**.




23. Apriete el **pivote**.

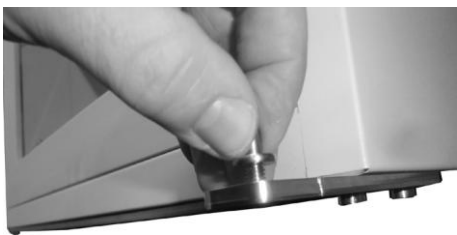

21. Afloje el **pivote inferior de la puerta**.



24. Monte nuevamente y apriete la **tuerca del pivote**.

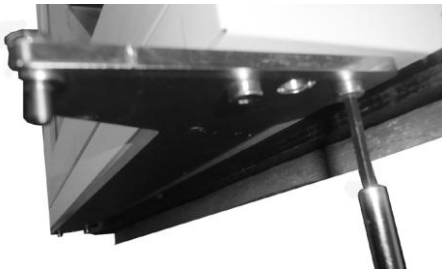

25. Afloje los **tornillos del soporte inferior de la puerta** en un lado (use **llave Allen de 4 mm**).




28. Coloque de nuevo la **arandela de nailon del pivote de la puerta**.




26. Afloje los tornillos del **lado opuesto** y **gire el soporte inferior de la puerta**.



29. Monte nuevamente la **placa del pasador de bloqueo inferior del tirador** en el **lado opuesto**, apretando los **dos tornillos** (use **llave Allen de 4 mm**).

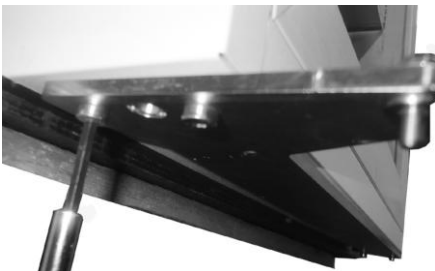

27. Monte nuevamente y **apriete los tornillos** en ambos lados.

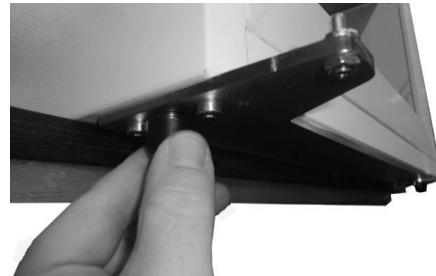


30. Monte y apriete nuevamente los **dos pies frontales**.



31. En la parte inferior actual de la puerta, retire los **dos tornillos del cierrapuertas** (use **herramienta Torx 20**).



35. Desatornille los **dos tornillos del cierrapuertas** en el **nuevo extremo inferior de la puerta** (use **herramienta Torx 20**).

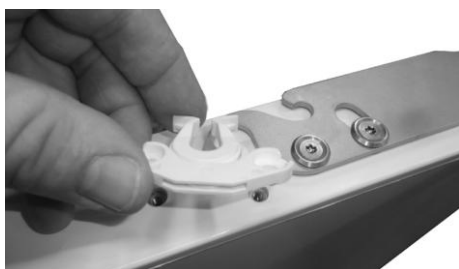

32. Retire el **cierrapuertas** y **guárdelo** para montarlo en el **nuevo lado inferior de la puerta**.



36. Coloque el **cierrapuertas** en los **orificios roscados vacíos**.



33. Monte nuevamente los **dos tornillos**, pero **sin el cierrapuertas**.



37. Monte nuevamente los **dos tornillos**; el **cierrapuertas** quedará **fijado**.



34. **Gire la puerta.**



38. Coloque nuevamente la **puerta** en el **gabinete**, en el **nuevo lado de bisagra**.



39. Apriete los **dos tornillos M8** del soporte superior.



42. Recuerde que el **tornillo cercano al pivote superior de la puerta** debe montarse en el **segundo orificio hacia adentro**, para **garantizar suficiente espacio entre el tornillo y el extremo de la puerta durante el montaje**.



40. Coloque con cuidado el **panel superior** nuevamente en su posición.



43. Monte nuevamente el **pasador de bloqueo**.



44. Monte nuevamente los **cuatro tornillos superiores**.



41. Monte nuevamente los **tres tornillos superiores** del panel.



45. La **operación de cambio de lado de la puerta** está **completa**.

CONTROLADOR, FUNCIONAMIENTO Y FUNCIONES

Interfaz de usuario

LEDs

Cada función del LED se describe en la siguiente tabla:

LED	Modo	Función
	Encendido	Compresor activado
	Parpadeando	Retardo de protección contra ciclos cortos activado
	Encendido	Se está produciendo una alarma
	Encendido	Grabación activada
	Encendido	La batería está completamente cargada
	Parpadeando	La batería se está cargando
	Parpadeando	Problema de carga o fallo de batería
°C/°F	°C/°F Encendido	Unidad de medida de temperatura
°C/°F	°C/°F Parpadeando	Fase de programación

Botones

Botón	Función
SET	Muestra el valor del punto de ajuste (Set Point). En modo de programación, selecciona un parámetro o confirma una operación.
▲ (UP)	Permite entrar al menú de acceso rápido. En modo de programación, desplaza los códigos de parámetro hacia arriba o aumenta el valor mostrado.
▼ (DOWN)	En modo de programación, desplaza los códigos de parámetro hacia abajo o disminuye el valor mostrado. Mantener presionado durante 3 segundos para iniciar un descongelamiento manual.
DATA	Exporta datos desde el botón. (No relevante en todas las versiones).
REC	Activa o desactiva el registro de datos desde el botón (protegido por contraseña).

Cómo ver y modificar el punto de ajuste (Set Point)

Ver el punto de ajuste

1. Pulse y suelte inmediatamente la tecla **SET**: la pantalla mostrará el **valor del punto de ajuste**.
2. Pulse nuevamente **SET** o espere **60 segundos** para volver a visualizar la **temperatura actual** del equipo.

Cambiar el punto de ajuste

1. Mantenga presionada la tecla **SET** durante **más de 2 segundos** para cambiar el valor del punto de ajuste.
2. El valor actual del punto de ajuste aparecerá en pantalla y el LED de “°C” comenzará a **parpadear**.
3. Para cambiar el valor, pulse las flechas **▲ (UP)** o **▼ (DOWN)** dentro de los **60 segundos** siguientes.
4. Para guardar el nuevo valor, pulse nuevamente la tecla **SET** o espere **60 segundos** para que el valor se guarde automáticamente.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ Y REINICIO DE LA ALARMA RTC (RESET)

1. Presione la tecla UP (▲) una vez para acceder al menú.
2. En la pantalla aparecerá H0, luego presione SET.
3. Aparecerán los parámetros para configurar la hora y la fecha.
4. Para ajustar cada parámetro, presione SET, luego use los botones UP (▲) o DOWN (▼) para cambiar el valor.

Confirme presionando nuevamente SET.

Parámetros de hora y fecha:

Código	Parámetro	Descripción
Hur	Hora	Ajuste de la hora actual
0in	Minutos	Ajuste de los minutos
Udy	Día de la semana	Selección del día (lunes, martes, etc.)
dAy	Fecha	Día del mes
0on	Mes	Mes actual
yEA	Año	Año actual

Para salir: Presione las teclas SET + UP (▲) durante unos 10 segundos o espere 60 segundos.

CÓMO EXPORTAR DATOS Y ALARMAS A UNA MEMORIA USB

1. Inserte la memoria USB en el puerto correspondiente.
2. Mantenga presionada la tecla DATA durante más de 3 segundos.
3. El controlador comenzará a transferir los datos a la USB.
4. Al finalizar, la pantalla mostrará uno de los siguientes mensajes:

Mensaje	Significado
End	La exportación se realizó correctamente.
Err	No se pudo completar la exportación.

Alarmas

El controlador memoriza las últimas 100 alarmas ocurridas, junto con su hora de inicio y fin. Estas alarmas pueden exportarse siguiendo el procedimiento descrito en el apartado anterior.

Durante una alarma activa, el controlador alternará la visualización entre el mensaje de alarma y la temperatura interna de la unidad.

Señales de alarma



Mensaje	Causa	Descripción
PF1	Falla del sensor de regulación TR3	Error en la sonda de temperatura principal
HA1	Alarma alta TR3	Temperatura interna demasiado alta
LA1	Alarma baja TR3	Temperatura interna demasiado baja
dA	Alarma de puerta abierta	La puerta ha permanecido abierta demasiado tiempo
CA	Alarma grave	Falla seria del sistema

El mensaje de alarma se mostrará hasta que la condición de alarma haya sido resuelta. Todos los mensajes de alarma se muestran alternando con la temperatura, excepto “PF1”, que parpadea constantemente.

DESCONGELACIÓN

Los productos almacenados en el congelador y la humedad del aire circundante provocan gradualmente la **formación de escarcha y hielo** en su interior. Una capa fina de escarcha o hielo **no afecta el rendimiento del congelador**, pero cuanto más gruesa sea la capa, **mayor será el consumo de energía**.


⚠ Advertencia:

Nunca utilice aparatos eléctricos ni herramientas puntiagudas para eliminar el hielo, ya que podrían dañar el interior del aparato.

Descongelación rápida

Pequeñas cantidades de escarcha suelta pueden eliminarse con una **rasqueta de plástico**. La descongelación debe realizarse **regularmente** para evitar la acumulación de hielo. La cantidad de hielo depende del **uso diario del congelador**: cuantas más veces se abra la puerta, más frecuente será la necesidad de descongelar manualmente.

Aperturas de puerta por 24 h	Descongelaciones manuales mensuales recomendadas
< 5	1 – 2
< 10	2 – 4
< 15	4 – 6

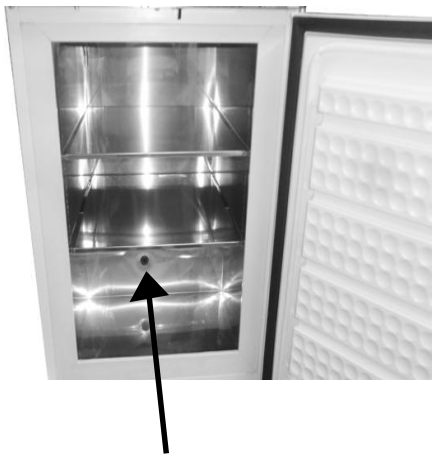

Es importante **mantener libre de hielo la válvula de liberación de vacío** como parte del proceso de descongelación manual.

Descongelación completa

Cuando la capa de escarcha o hielo supere los **4–5 mm**, el congelador debe **descongelarse completamente**.

Se recomienda realizar este proceso cuando **no haya productos almacenados**.

Procedimiento:

1. **Desconecte** la fuente de alimentación.
2. Coloque un **recipiente con agua caliente (no hirviendo)** dentro del congelador, cierre la puerta y espere aproximadamente **30 minutos** antes de retirar la escarcha suelta con la rasqueta de plástico.
3. Para evitar daños por agua en el suelo durante la descongelación, **proteja el área alrededor del congelador** con trapos o plásticos. Cuando todo el hielo se haya derretido, **limpie el interior** con agua y un **detergente suave sin perfume**. Seque el congelador con un **pañó suave**.
4. **Vuelva a colocar los productos** en el congelador una vez que haya alcanzado la temperatura requerida.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, **desconecte el suministro eléctrico** y retire todos los accesorios desmontables.
- El aparato se limpia mejor con **agua tibia (máx. 65 °C)** y un poco de **detergente suave sin perfume**.
- No utilice productos abrasivos.
- Use un paño suave, **enjuague con agua limpia** y seque completamente. Evite que entre agua en el **panel de control**.

Juntas de la puerta

- Las juntas de sellado alrededor de la puerta deben limpiarse regularmente para **evitar decoloración y prolongar su vida útil**.
- Use **agua limpia** y, después de la limpieza, asegúrese de que la junta mantenga un **sellado hermético**.

Condensador y compartimiento del compresor

- Se recomienda limpiar regularmente los **condensadores de alambre y tubulares** en la parte posterior del aparato.
- El **condensador, el compresor y su compartimiento** deben mantenerse **libres de polvo y suciedad**, usando una **aspiradora** de forma periódica.

Nota importante (OBS):

Si el aparato **no va a utilizarse por un periodo prolongado**, apáguelo, desconéctelo de la corriente, vacíelo, límpielo internamente, y **deje la puerta abierta** para permitir la **circulación del aire** y evitar **malos olores**.



SOLUCIÓN DE FALLOS (FAULT FINDING)

Fallo	Posible causa	Solución / Medida correctiva
La pantalla del teclado no se ilumina.	Fallo de energía; el fusible está fundido; el aparato no está correctamente enchufado; corte de corriente.	Verifique que haya conexión eléctrica. Restaure el fusible.
La temperatura en el congelador es demasiado alta.	La rejilla de ventilación está bloqueada. La puerta no está correctamente cerrada. La cantidad de productos colocados en el congelador supera su capacidad. Capa gruesa de escarcha o hielo. La temperatura está configurada demasiado alta.	Asegúrese de que haya una circulación de aire sin obstrucciones. Cierre la puerta y espere algunas horas. Espere algunas horas para que la temperatura se estabilice. Descongele el congelador. Baje el ajuste de temperatura.
La temperatura en el congelador es demasiado baja.	La temperatura está configurada demasiado baja.	Suba el ajuste de temperatura.
Vibraciones o ruidos molestos.	El aparato no está nivelado.	Nivele el aparato. (En modelos con patas ajustables, use un nivel de burbuja).
El compresor funciona de forma continua.	La temperatura está configurada demasiado baja.	Aumente el ajuste de temperatura.
	La temperatura ambiente es demasiado alta.	Asegure una ventilación adecuada.
El registro o la pantalla muestra el error “RTC”.	No se ha configurado la fecha y hora.	Configure la fecha y la hora correctamente.

GARANTÍA, REPUESTOS Y SERVICIO

Exención de garantía

Los fallos y daños ocasionados directa o indirectamente por operación incorrecta, mal uso, mantenimiento insuficiente, instalación o conexión eléctrica inadecuada, incendio, accidente, rayo, variaciones de voltaje u otras interferencias eléctricas (incluidos fusibles defectuosos o fallas en las instalaciones eléctricas) **no están cubiertos por la garantía.**

Las reparaciones realizadas por personas o centros de servicio no autorizados, así como cualquier otro daño o defecto que el fabricante pueda demostrar que se debe a causas ajenas a defectos de fabricación o de materiales, **no están cubiertos por la garantía.**

Tenga en cuenta que cualquier **modificación en la estructura del aparato o cambio en los componentes originales** anula la garantía y la responsabilidad del producto. En consecuencia, **el aparato no podrá utilizarse legalmente.** Asimismo, la **aprobación indicada en la placa de características** quedará invalidada.


Los **daños de transporte** detectados por el comprador deberán resolverse **directamente entre el comprador y el distribuidor**; es decir, el distribuidor debe garantizar que dichas reclamaciones se solucionen satisfactoriamente para el comprador.

Antes de solicitar asistencia técnica

Antes de contactar con el servicio técnico, verifique si puede solucionar el problema usted mismo. Si su solicitud de asistencia **no está justificada** (por ejemplo, si el aparato falló debido a un fusible fundido o un uso incorrecto), **los costes derivados de la visita técnica correrán a su cargo.**

Repuestos

Al solicitar repuestos, indique el **tipo, número de serie y número de producto** de su aparato. Esta información se encuentra en la **placa de características**, la cual contiene distintos datos técnicos, incluido el tipo de producto y el número de serie.

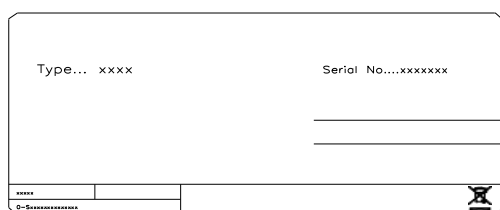

↑ **NUMERO DE SERIE**

ELIMINACIÓN

Información para los usuarios sobre la recogida y eliminación de equipos antiguos y baterías usadas



Los símbolos que aparecen en los productos, su embalaje y/o la documentación adjunta **indican que los equipos eléctricos y electrónicos usados, así como las baterías, no deben desecharse junto con los residuos domésticos.**

Para garantizar un tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados de los equipos y baterías usados, **deben depositarse en los puntos de recogida correspondientes**, de acuerdo con la legislación nacional y las **Directivas 2002/96/CE y 2006/66/CE**.

Al eliminar correctamente estos productos y baterías, **usted contribuye a conservar recursos valiosos y a evitar posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente** que podrían derivarse de una gestión inadecuada de los residuos.

Para obtener más información sobre la recogida y reciclaje de productos y baterías usados, **contacte con su ayuntamiento, servicio de gestión de residuos o el punto de venta donde adquirió el producto.**

Pueden aplicarse **sanciones** por la eliminación incorrecta de este tipo de residuos, conforme a la legislación nacional vigente.

Para usuarios comerciales en la Unión Europea



Si desea desechar equipos eléctricos o electrónicos, **póngase en contacto con su distribuidor o proveedor** para obtener información adicional sobre su correcta gestión.

Información sobre la eliminación en países fuera de la Unión Europea

Estos símbolos **solo son válidos dentro de la Unión Europea**. Si desea desechar este producto fuera de la UE, **consulte con las autoridades locales o con su distribuidor** para conocer el método adecuado de eliminación.

Nota sobre el símbolo de la batería



Este símbolo puede aparecer **junto a un símbolo químico**. En tal caso, **indica el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Directiva correspondiente** para el elemento químico señalado.



C/ Oxígeno, 5 – Polígono Industrial Carabona
12530 Borriana (Castellón)

Info@pharmafred.es
www.pharmafred.com
Servicio técnico 24/7
613768114